



Solución de Contracolorante

Di-amino phenilindol (DAPI)
P-phenilindiamina-Dihidroclorídrico (Antifade)

La solución de contracolorante es provista en fases separadas. Una fase sólida (sal) depositada en un tubo de 2ml y una fase líquida en un vial de 0,2ml inserto dentro del primero.

Una vez reconstituida la solución es necesario almacenar a -20°C

Protocolo para reconstitución

1. Antes de destapar el tubo, centrifugar 2 o 3 segundos (no más) afín de colectar el líquido que pueda haber quedado en la tapa y paredes del vial.
2. Extraer con cuidado la tapa del tubo.
3. Extraer el vial de 0,2ml inserto dentro del tubo mayor.
4. Con micropipeta extraer la solución acuosa presente en el vial.
5. Con esta solución resuspender completamente la sal presente en el tubo de 2ml. Este proceso puede llevar unos minutos.
6. La solución de contracolorante está lista para usar.
7. Luego de utilizar guardar inmediatamente a -20°C